

AMMONIA-NITROGEN KIT

Code 5864-01 | Color Chart, 0.1-4.0 ppm



QUANTITY	CONTENTS	CODE
50	*Ammonia #1 Tablets	*3968A-H
50	*Ammonia #2 Tablets	*3969A-H
2	Test Tubes, plastic, w/cap	0106
1	Ammonia-Nitrogen Color Chart, 0.1 - 4.0 ppm	6665-02-CC

To order individual reagents or test kit components, use the specified code number.



*Reagent is a potential health hazard. **READ SDS:** lamotte.com
Emergency information:
Chem-Tel USA 1-800-255-3924
Int'l, call collect, 813-248-0585



PROCEDURE

1. Fill test tube [0106] to 5 mL line with sample water.
2. Add one *Ammonia #1 Tablet [3968A] and one *Ammonia #2 Tablet [3969A]. Cap and mix until tablets disintegrate. Wait 5 minutes.
3. Hold test tube flat against the white section of the Ammonia-Nitrogen Color Chart [6665-02-CC]. Match sample color to a color standard. Record as ppm Ammonia-Nitrogen.
NOTE: Sample may be turbid. This will not affect the test results. To convert result to Ammonia, multiply reading by 1.3. Record as ppm Ammonia.

KIT DE NITRÓGENO AMONIAL

Código 5864-01 | Tabla de Colores 0,1-4,0 ppm

CANTIDAD	ÍNDICE	CÓDIGO
50	*Ammonia #1 Tablets	*3968A-H
50	*Ammonia #2 Tablets	*3969A-H
2	Tubos de ensayo, plástico, con tapón	0106
1	Tabla de colores del nitrógeno amoniacal, 0,1 - 4,0 ppm	6665-02-CC

Si quiere volver a hacer un pedido de reactivos o componentes de kits de prueba, use el código numérico especificado.



*El reactivo es un potencial de salud peligro. **LEER SDS:** lamotte.com
Información de emergencia:
Chem-Tel EE. UU. 1-800-255-3924
Internacional, llamada por cobrar, 813-248-0585



PROCEDIMIENTO

1. Llene el tubo de ensayo [0106] hasta la línea de 5 ml con el agua de muestra.
2. Añada una pastilla de *Amoniaco n.º 1 [3968A] y una de *Amoniaco n.º 2 [3969A]. Tape y gire hasta que la tableta se disuelva. Espere 5 minutos.
3. Sostenga el tubo de ensayo plano frente a la sección blanca de la tabla de color del nitrógeno amoniacal [6665-02-CC]. Busque la coincidencia entre el color de la muestra y un estándar de color. Regístrelo como ppm nitrógeno amoniacal.
NOTA: La muestra puede no estar muy clara, pero ello no afectará los resultados del análisis. Para convertir el resultado a amoniaco, multiplique la lectura por 1,3. Regístrelo como ppm amoniaco.

KIT D'AZOTE AMMONIACAL

Code 5864-01 | Charte de Couleurs, 0,1-4,0 ppm

QUANTITÉ	CONTENU	CODE
50	*Ammonia #1 Tablets	*3968A-H
50	*Ammonia #2 Tablets	*3969A-H
2	Éprouvettes, plastique, avec bouchon	0106
1	Charte de couleurs pour l'azote ammoniacal, 0,1 - 4,0 ppm	6665-02-CC

Pour commander à nouveau des réactifs ou des composants de kit d'analyse séparément, utiliser les numéros de code indiqués.



*Le réactif est un potentiel de santé risquer. **LIRE SDS** : lamotte.com

Information d'urgence:
Chem-Tel États-Unis 1-800-255-3924
International, à frais virés, 813-248-0585



PROCEDIMIENTO

- Remplissez l'éprouvette [0106] avec l'eau d'échantillon jusqu'à la ligne des 5 mL.
- Ajoutez une *Ammonia #1 Tablet [3968A] et une *Ammonia #2 Tablet [3969A]. Fermez l'éprouvette avec son bouchon et faites tourner la solution jusqu'à ce que les pastilles se dissolvent. Patientez 5 minutes.
- Maintenez l'éprouvette à plat sur la zone blanche du charte de couleurs pour l'azote ammoniacal [6665-02-CC]. Faites correspondre la couleur de l'échantillon avec l'un des étalons de couleur. Enregistrez le résultat en tant que ppm d'azote ammoniacal.
REMARQUE: L'échantillon peut être trouble. La turbidité n'a aucun impact sur les résultats de l'analyse. Pour convertir le résultat en ammoniac, multipliez-le par 1,3. Enregistrez le résultat en tant que ppm d'ammoniac.